第一步:将所需的软件和驱动拷贝的电脑(如桌面)

第二步:将工业相机 CCD 通过数据线和电脑连接好,做好安装准备工作

第三部:打开 控制面板-系统安全-系统-确认自己电脑系统类型(W732位操作系统和 XP 安装方式相同,)

| ●●●● 控制叫版 ◆ 系统科 | 」安至 ▶ 系统 | | | | | | | | | |
|------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 文件(E) 编辑(E) 查看(V) 工具(I |) 帮助(<u>H</u>) | | | | | | | | | |
| 控制面板主页 | 查看有关计算机的基本 | 本信息 | | | | | | | | |
| | Windows 版本 | | | | | | | | | |
| 😽 远程设置 | Windows 7 旗舰版 | | | | | | | | | |
| 🚱 系统保护 | 版权所有 © 2009 Microsoft Corporation。保留所有权利。 | | | | | | | | | |
| 🚱 高级系统设置 | Service Pack 1 | | | | | | | | | |
| | 系统 | | | | | | | | | |
| | 制造商: | Acer | | | | | | | | |
| | 型号: | Aspire 1601X | | | | | | | | |
| | 分级: | 5.1 Windows 本验指数 | | | | | | | | |
| | 处理器: | Intel(R) Pentium(R) CPU G630 @ 2.70GHz 2.70 GHz | | | | | | | | |
| | 安装内存(RAM): | 4.00 GB | | | | | | | | |
| | 系统类型: | 64 位操作系统 | | | | | | | | |
| | 笔和触摸: | 没有可用于此显示器的笔或触控输入 | | | | | | | | |
| 第四步: 选择 设备管理器, | 找我们需要安装的 | 工业相机 CCD, FXXXCF Camera (XXX | | | | | | | | |

一般为相机像素,36万像素即为 F36CF Camera,120 万像素即为 F120CF Camera, 500 万像素即为 F500CF Camera, 依次类推)

| | | #18 |
|---------------------------------------|--|-----|
| | 面板 ▶ 系統和安全 ▶ 系统 | |
| 文件(F) 编辑(E) 查 | 看(V) 工具(T) 帮助(H) | |
| - (| | |
| 控制面板主页 | | |
| 👰 设备管理器 | 文件(E) 操作(A) 查看(V) 帮助(H) | |
| | | |
| | szoumit-PC | |
| ● 系统保护 | ▷ - 4 DVD/CD-ROM 驱动器 | |
| 🚱 高级系统设置 | ▷ · 🕞 IDE ATA/ATAPI 控制器 | |
| | ▶ • 🛄 便携设备 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| ſ | ▲ 🕞 其他设备 | |
| | | |
| | ▶ □ 開 人体学辅入设备 | |
| | ▶ ■ 声音、视频和游戏控制器 | |
| | | |
| | | |
| | ● 一副 国际反用 | |
| | ◎ ···· Lassission in Lassission in Concestored in | |
| | ▶ 1 系统设备 | |
| | ▷ | |
| | | |
| | Comora 选择 再新亚利程序软件 | |
| | Lamera, 见律 _ 史制犯列在广拓任, | |
| ▶ - (二) 键盘 | | |
| ▲ ● 其他设备 | | |
| F120CF Camer | | |
| ▷ 调 人体学输入设备 | 空前記録加全方式(+(ア) | |
| P···································· | 卸载(U) | |
| ▲ 通用串行总线控制 | | |
| 🖗 Generic USE | 行动用1至2659年1年DX 和J(<u>A</u>) | |
| Generic USE | 属性(R) | |
| Intel(R) 6 Series | s/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Control | |
| Intel(K) o Series | S/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Control | |
| | | |

3.在弹出的对话框中选择 —<mark>浏览计算机查找驱动程序软件(R)</mark>



4.) 选择----浏览

| | | 23 |
|---|--|----|
| G | 〗 更新驱动程序软件 - F120CF Camera | |
| | 浏览计算机上的驱动程序文件 | |
| | 在以下位置搜索驱动程序软件: C:\Users\szoumit\Desktop\工具显微镜驱动DS-极其重要\RZ-F5C ▼ 浏览(R) | |
| | ☑ 包括子文件夹(1) | |
| | 从计算机的设备驱动程序列表中选择(L) 此列表将显示与该设备兼容的已安装的驱动程序软件,以及与该设备处于同一类别下的所有驱动程序软件。 | |
| | 下一步(N) | 消 |

5.)在弹出的对话框中找到我们的软件和驱动,这一步非常的关键,这时候需要打开 图示红色圆圈中的三角小箭头,这样就可以全部显示我们的驱动—Driver_X64 和 Driver_X86,



选择好具体的驱动后选择 确定一下一步,在弹出的对话框中选择一始终安装驱动程序软件(I)



6)等待片刻驱动即可安装完毕.驱动安装完毕选择关闭.这是我们可以看到设备管理器里面安装好的工业相机CCD.



| 浏览文件夹 | 8 |
|--------------------|----------|
| 选择包含您的硬件的驱动程序的文件夹。 | |
| | |
| ■ 桌面 | <u> </u> |
| ▷ 🧊 库 | |
| > 🔀 szoumit | |
| ▷ 1 9 计算机 | = |
| ▷ 📬 网络 | |
| ▲ 퉬 120W像素高清相机专用软件 | |
| a 🍌 Driver | |
| Арр | |
| Driver | |
| Driver_x64 | |
| Driver_x86 | |
| ▶ 🌆 2015年报价单 | |
| SOPTOP | Ŧ |
| 文件夹 (E): szoumit | |
| | |
| 确定 | 消 |

第五步:安装视频测量软件

1) 打开软件包,双击 OMT-1.5D,

| | n | | Real Property lies | 6.0 6.1 | | - |
|--------------------------------------|----------|---------------|--------------------|-----------------|------|------|
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | 高清相机专用软件 | 4 ▶ | _ | | - | _ |
| 文件(E) 编辑(E) 查看(V) | 工具(T) 帮助 | b(<u>H</u>) | | | | |
| 组织 ▼ 包含到库中 ▼ | 共享 ▼ | 新建文件夹 | | | | |
| ☆ 收藏夹 | ▲ 名称 | <u>^</u> | | 修改日期 | 类型 | 大小 |
| 三 桌面 | Driv | er | | 2015/1/12 10:41 | 文件夹 | |
| 📃 最近访问的位置 | 🔂 OM | T-1.5D | | 2014/7/1 10:46 | 应用程序 | 4,87 |
| OneDrive | | | | | | |
| 🗼 下载 | | | | | | |
| 岸 | | | | | | |
| 🛶 🕂 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 2.)在弹出的对话框。 | 中选择 | NEXT-NEXT | -NEXT-Ins | tall-Finish | 完成安装 |
|--|--|------------------------|--|-----------------------|------|
| 🛃 Setup - OMT-1.5D | | | | | |
| | Welcon Wizard This will inst It is recomm continuing. Click Next to | me to the d | OMT-1.5D computer. se all other applicated tel to exit Setup. | Setup tions before | |
| | | | <u>N</u> ext > | Cancel | |
| Ready to Install Setup is now ready to begin | n installing OM | IT-1.5D on your co | mputer. | | |
| Click Install to continue with change any settings. | n the installatio | on, or click Back if y | you want to review | or | |
| Destination location: C:\Program Files (x86)\ Start Menu folder: OMT-1.5D Additional tasks: Additional icons: Create a desktop ico | 0MT-1.5D | | | | |
| | | < <u>B</u> ack | Install | Cancel | |

| | | ΣS |
|--|--|----|
|--|--|----|

| 🔀 Setup - OMT-1.5D | |
|--------------------|---|
| | Completing the OMT-1.5D Setup Wizard |
| | Setup has finished installing OMT-1.5D on your computer. The application may be launched by selecting the installed icons. |
| | Click Finish to exit Setup. |
| | Launch OMT-1.5D |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | <u>F</u> inish |

打开软件,点击 开启视屏 即可正常使用软件.

| | | MT- | 1.50 | つ 苏州 | 州欧洲 | K特光 | 电利 | 壮技存 | 有限 | 公司 | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----------------|------|----------|-----|----------------|--------|------------|----|------|---|-----------|---------|--------------|-----|------------|-----|---------------|---|---|---|----------------|---|
| 6 | l Ì | : (牛(E |) | 视图 | 视 | 顷 | 图像 | 敷 ひ | 理 | 图像测 | 朣 | 细胞 | 计数 | 设置 | i i | 高级 | 帮 | 助(<u>H</u>) | | | | | |
| | | ŀ. | 0 | ο | ۰0 | | Ø? | Ċ | 1 | - | В | EN | V P | Z | + | . (| Ji. | | | | • | | • |
| | | Ē | | <u>4</u> | 26 | W | | L | 12 | // □ | 0 | \otimes | 0 0 |) <i>,</i> 5 | Ŷ | Т | h: | ш | 1 | ٩ | 1 | <u>888</u> A | I |
| | Ð | Ģ | | P | | -1 <u>1</u> 1- | $^{+}$ | \diamond | ×× | 影龙 | C | R | R GB | | | | | | | | | | |
| | 综 | 合窗口 |] | | | | ņ | × | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |